

产品货号	产品名称	产品规格	贮存条件
P06M23	丽春红S染色液	100mL	常温，12个月

【产品介绍】

本试剂盒丽春红 (Ponceau S) 染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜 (nitrocellulose membrane) 和醋酸纤维素膜 (cellulose acetate membrane) 上的蛋白的检测。丽春红带负电荷，可以与带正电荷的氨基酸残基结合，同时也可以与蛋白的非极性区相结合，从而形成红色的条带。丽春红对蛋白的染色是可逆的，染色后可以用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液洗去。

本产品主要成分为 5-磺基水杨酸，三氯乙酸，丽春红 S。本试剂盒特异性高，灵敏度高，常用于 Western blot、免疫组化等实验中 HRP 酶的显色。

【使用方法】

- 将 PVDF 膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在丽春红工作液中，染色 30s 或更长时间。
- 将染色后的膜于蒸馏水中漂洗数秒，直至出现清晰的蛋白条带。
- 用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次，每次 3-5 分钟，去除丽春红，进行后续的 Western 实验。

【注意事项】

- 此试剂对人体有害，请佩戴手套和口罩进行实验。
- 本产品仅用于科研用途。

【相关产品】

Cat.	Product	volume
P03S01	Goat Anti-Mouse IgG(H+L)-HRP	100uL/500uL
P03S02	Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)-HRP	100uL/500uL
P06M17	考马斯亮蓝染液试剂盒	1 套
P06M24	膜再生液	100mL
P05B01M	PBS 速溶颗粒	1L/包, 100 包/盒



Version: 20190601 (第一版)